


Kontrollera nätverksikonen, samt att datum och tid är rätt.




Registrera prov. Klicka sedan på "Spara och skriv ut.."

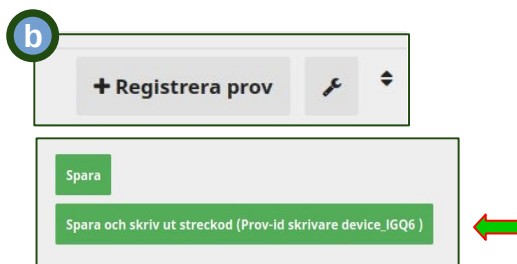

Laboratorie-ID (LID) skrivs ut på arbetsstationen i labbet.



Använd arbetsstationens streckodsläsare och skanna streckoden på instrumentet som kan utföra förvald analys.

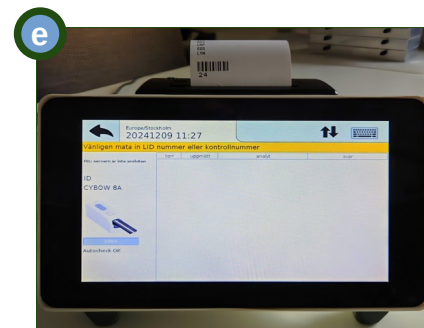


Arbetsstationens display visar valt instrument och begär registrering av LID för vald analys.




Skanna LID som finns utskrivet vid arbetsstationen.



Utför analys enligt tillverkarens instruktioner.

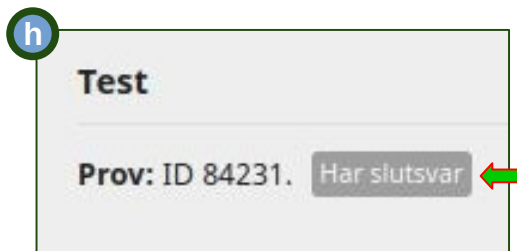

Efter analys finns analys svar i patientens journalanteckning. (Webbläsaren kan behöva uppdateras)

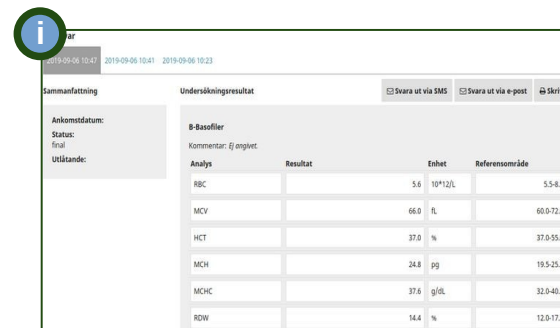

Alla provsvar som kopplas till samma LID presenteras i flikar med tidsstämpel.

Kontakt:

Mejladresser:
order@zafena.se
Info@zafena.se

Telefon (bemannad 10-16):
0141-40508

Telefon (akuta ärenden):
0701-849996

Instruktioner & felsökning:

www.zafena.se

Klicka på: driftinfo